

memmert

Instrucciones de manejo



IPPeco

Incubador refrigerado por Peltier IPPeco
SingleDISPLAY

Índice

1. Sobre este documento	5
2. Seguridad	7
2.1 Términos y símbolos utilizados.....	7
2.1.1 Términos utilizados.....	7
2.1.2 Símbolos utilizados.....	7
2.2 Seguridad y peligros del producto.....	8
2.3 Requisitos para el personal operativo.....	9
2.4 Responsabilidad del propietario.....	9
2.5 Uso del producto.....	9
2.5.1 Uso previsto.....	9
2.5.2 Uso inadecuado.....	9
2.6 Modificaciones y transformaciones.....	10
2.7 Comportamiento en caso de fallos de funcionamiento e irregularidades.....	10
2.8 Desconexión del equipo en caso de emergencia.....	10
3. Estructura y descripción	11
3.1 Estructura.....	11
3.2 Descripción funcional.....	11
3.3 Materiales.....	11
3.4 Equipamiento eléctrico.....	12
3.5 Conexiones e interfaces.....	12
3.5.1 Conexión eléctrica.....	12
3.5.2 Interfaces de comunicación.....	12
3.6 Placa de características.....	13
3.7 Datos técnicos.....	13
3.8 Directrices y normas aplicadas.....	14
3.8.1 Declaración de conformidad.....	14
3.8.2 Conformidad de materiales.....	15
3.9 Condiciones de entorno.....	15
3.10 Volumen de suministro.....	16
4. Entrega, transporte e instalación	17
4.1 Seguridad.....	17
4.2 Entrega.....	17
4.3 Transporte.....	18
4.4 Desembalaje.....	18
4.5 Almacenamiento tras la entrega.....	18
4.6 Instalación.....	18
4.6.1 Requisitos.....	18
4.6.2 Lugares de instalación.....	19
4.6.3 Nivelación del equipo.....	20

4.6.4	Protección antivuelco	21
4.6.5	Ajuste de las puertas	21
5.	Puesta en marcha	23
5.1	Primera puesta en marcha	23
5.2	Conexión del equipo al suministro eléctrico	23
5.3	Enganche de la bandeja colectora	24
5.4	Conexión del equipo	24
6.	Funcionamiento y manejo	25
6.1	Personal operativo	25
6.2	Apertura de la puerta	25
6.3	Cargar el equipo	26
6.4	Manejo del equipo	27
6.4.1	Control COCKPIT	27
6.4.2	Manejo básico	28
6.5	Modos de funcionamiento	28
6.5.1	Modo manual	29
6.5.2	Reloj digital marcha atrás	29
6.6	Función de supervisión	30
6.6.1	Supervisión de la temperatura	30
6.6.2	Supervisión electrónica de la temperatura (TWW)	30
6.7	Finalización del funcionamiento	31
7.	Averías, mensajes de advertencia y error	32
7.1	Mensaje de advertencia de la función de supervisión	32
7.1.1	Supervisión de la temperatura	32
7.2	Averías, problemas de manejo y errores del equipo	32
7.2.1	Fallo de alimentación	33
8.	Modo de menú	34
8.1	Vista general	34
8.2	Manejo básico en el modo de menú con el ejemplo del ajuste de idioma	34
8.3	Setup	35
8.3.1	Vista general	35
8.3.2	Dirección IP y máscara de subred	36
8.3.3	Unidad	37
8.3.4	Modo temporizador	37
8.3.5	Tipo de elemento insertable (rejilla o bandeja)	37
8.3.6	Supervisión de la temperatura (Max Alarm)	38
8.3.7	Control remoto	38
8.3.8	Gateway	38
8.4	Fecha y hora	38
8.5	Calibración	39

8.5.1	Calibración de la temperatura	39
9.	Conservación y mantenimiento	42
9.1	Limpieza.....	42
9.2	Descontaminación	43
9.3	Conservación regular.....	43
9.4	Mantenimiento y servicio técnico.....	43
10.	Almacenamiento, transporte y eliminación	44
10.1	Almacenamiento y transporte	44
10.2	Eliminación	44

1. Sobre este documento

Objetivo y grupo destinatario

Este manual de instrucciones describe la estructura, el funcionamiento, el transporte, el manejo y la conservación de la serie de productos Incubadores refrigerados por Peltier IPPeco. Está destinado al personal del propietario que cuente con la formación pertinente y que haya sido encargado del manejo y/o conservación del equipo en cuestión.

Si se le encarga trabajar en el equipo, lea atentamente este manual de instrucciones antes de comenzar a trabajar. Familiarícese con las normas de seguridad. Realice únicamente los trabajos descritos en este manual de instrucciones. Si no ha entendido algo o le falta información, pregunte a su superior o póngase en contacto con el fabricante. No actúe bajo su propia autoridad.

Variantes

Los equipos están disponibles en diferentes variantes de equipamiento y tamaños. Si algunas características o funciones solo están disponibles en determinadas variantes de equipamiento, se indicará en los puntos correspondientes de este manual de instrucciones.

Las funciones descritas en este manual de instrucciones se refieren a la última versión del firmware.

Debido a las diferentes variantes y tamaños del equipamiento, las ilustraciones de este manual de instrucciones pueden diferir ligeramente del aspecto real. Sin embargo, la función y el manejo son idénticos.

Documentos aplicables

Además de este manual de instrucciones, tenga también en cuenta los siguientes documentos:

- Manual de servicio
Para los trabajos de mantenimiento y reparación, tenga en cuenta el manual de servicio por separado. Los manuales están disponibles en Memmert International After Sales o en **www.memmert.com**.
- Manual del software AtmoCONTROL
A la hora de operar el equipo con el software para PC de Memmert AtmoCONTROL debe consultar el manual de instrucciones por separado. Encontrará el manual del software AtmoCONTROL en la barra de menú AtmoCONTROL, en el punto «Ayuda»

Conservación y transmisión

Este manual de funcionamiento forma parte del equipo y debe guardarse siempre de forma que esté accesible para las personas que vayan a trabajar en el equipo. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que las personas que trabajen o vayan a trabajar en el equipo conozcan dónde se encuentra este manual de funcionamiento. Le recomendamos que lo guarde siempre en un lugar protegido, cerca del equipo.

Asegúrese de que el manual de instrucciones no resulte dañado por el calor o la humedad. Si el equipo se revende o se transporta y se vuelve a instalar en otro lugar, también deberá entregarse este manual de funcionamiento. También puede encontrar la versión actual de este manual de funcionamiento en formato PDF en **www.memmert.com**.

Dirección y servicio de atención al cliente

Dirección del fabricante

Memmert GmbH + Co. KG
Äußere Rittersbacher Straße 38 D-91126 Schwabach Alemania
Tfno. +49 9122 925-0
Correo electrónico: sales@memmert.com
www.memmert.com

International After Sales

Memmert GmbH + Co. KG
Willi-Memmert-Straße 90-96 D-91186 Büchenbach Alemania
Tfno. +49 9171 9792 911
Correo electrónico: service@memmert.com
www.memmert.com
Para cualquier consulta, indique siempre el número de equipo que figura en la placa de características.

Dirección de envío para reparaciones





Memmert GmbH + Co. KG
Willi-Memmert-Straße 90-96 D-91186 Büchenbach Alemania
Consulte con nuestro servicio de atención al cliente antes de enviar equipos de reparación o de efectuar devoluciones, de lo contrario nos veremos obligados a rechazar los envíos.

2. Seguridad

2.1 Términos y símbolos utilizados

En este manual de instrucciones y en el equipo, se utilizan ciertos términos y símbolos recurrentes para advertirle de peligros u ofrecerle indicaciones importantes para evitar lesiones y daños. Es esencial tener en cuenta y seguir estas indicaciones y normas para evitar accidentes y daños. A continuación se explican estos términos y símbolos.

2.1.1 Términos utilizados

 PELIGRO	Advierte de una situación peligrosa que causa directamente la muerte o lesiones graves (irreversibles).
 ADVERTENCIA	Advierte de una situación peligrosa que puede causar la muerte o lesiones graves.
 ATENCIÓN	Advierte de una situación peligrosa que puede provocar lesiones moderadas o leves.
 AVISO	Advierte de posibles daños materiales.

2.1.2 Símbolos utilizados

	No levante el equipo		No pisar
	No volcar		Peligro de explosión
	Gases/Vapores		Señal de advertencia general
	Peligro de descarga eléctrica		Peligro de vuelco
	Sustancias inflamables		Superficies calientes
	Extraiga el enchufe de alimentación		Tenga en cuenta la información del manual de instrucciones por separado
	Utilice protección para las manos		Utilice calzado de seguridad

2.2 Seguridad y peligros del producto

Los equipos son técnicamente avanzados, se fabrican con materiales de alta calidad y se someten a pruebas durante muchas horas en la fábrica. Corresponden al estado actual de la técnica y a las normas de seguridad reconocidas. No obstante, conllevan peligros incluso cuando se utilizan conforme a lo previsto. Estos se describen a continuación.

⚠ PELIGRO



Partes sometidas a tensión

Al retirar las cubiertas, quedan al descubierto partes sometidas a tensión que pueden provocar una descarga eléctrica si se tocan. Puede sufrir graves daños en su salud o incluso la muerte a causa de una descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica sólo pueden ser realizados por personas competentes.
- Desconecte la alimentación del equipo antes de empezar a trabajar.
- Asegúrese de que todo el equipo está libre de tensión.
- Asegure el equipo para evitar la reconexión.

⚠ PELIGRO



Peligro de asfixia en el interior del equipo

Puede quedar atrapado accidentalmente en equipo si este supera un determinado tamaño, poniendo en peligro su vida.

- No entre en el equipo.
- No realice los trabajos de limpieza solo en el interior del equipo.

⚠ ADVERTENCIA



Vapores y gases tóxicos o explosivos

Pueden producirse vapores o gases tóxicos o explosivos al cargar el equipo con material de carga inadecuado. Esto puede hacer que el equipo explote y las personas pueden resultar gravemente heridas o intoxicadas.

- El equipo sólo debe cargarse con materiales y sustancias que no puedan emitir vapores tóxicos o explosivos a la temperatura ajustada y que no puedan explotar, estallar o incendiarse por sí solos.

⚠ ADVERTENCIA



Superficies calientes

Tanto el equipo como el producto de carga pueden estar calientes. El contacto con superficies calientes puede provocar graves daños a la salud por quemaduras.

- Espere a que se enfríe el equipo.
- Lleve puestos guantes de protección resistentes a la temperatura durante todo el trabajo.
- Revise la temperatura de las superficies antes de tocarlas.

⚠ ADVERTENCIA



Sobrecalentamiento del equipo con la puerta abierta

Si el equipo funciona con la puerta abierta, puede sobrecalentarse y constituir un peligro de incendio.

- No deje la puerta abierta durante el funcionamiento.

⚠ ADVERTENCIA**Peligro de incendio al retirar el material de carga caliente**

Al retirar el material de carga caliente del equipo, puede caerse con el consiguiente peligro de incendio.

- El equipo no debe colocarse sobre una superficie de material inflamable.

2.3 Requisitos para el personal operativo

El manejo y conservación del equipo solo pueden ser realizados por personas mayores de edad que hayan recibido la instrucción pertinente. Está destinado al personal del propietario que cuente con la formación pertinente y que haya sido encargado del manejo y/o conservación del equipo en cuestión.

Solo se permite realizar reparaciones a electricistas cualificados. Deben tenerse en cuenta las instrucciones del manual de servicio por separado.

2.4 Responsabilidad del propietario

El propietario del equipo

- es responsable del correcto estado del equipo y de que funcione según lo previsto;
- es responsable de que las personas que vayan a manejar o conservar el equipo estén cualificadas profesionalmente para ello, reciban instrucciones sobre el uso del equipo y se familiaricen con este manual de funcionamiento;
- debe conocer las normas, disposiciones y normativa sobre salud y seguridad en el trabajo que se le aplican y formar al personal en consecuencia;
- es responsable de garantizar que las personas no autorizadas no tengan acceso al equipo;
- es responsable de que se cumpla el programa de conservación y de que el trabajo de mantenimiento se lleve a cabo de forma profesional;
- garantiza, p. ej., mediante instrucciones y controles adecuados, que el equipo y su entorno se mantienen ordenados y limpios;
- es responsable de garantizar que el personal operativo lleve el equipo de protección personal, p. ej., ropa de trabajo, calzado de seguridad, guantes protectores.

2.5 Uso del producto

2.5.1 Uso previsto

Los Incubadores refrigerados por Peltier IPPeco están destinados al almacenamiento de sustancias y muestras, para la determinación de la vida útil, así como para el cultivo y la incubación en el rango de temperaturas de 0 a 70 °C.

2.5.2 Uso inadecuado

Cualquier otro uso es inadecuado y puede provocar peligros y daños.

El equipo no es a prueba de explosiones (no cumple la normativa de asociaciones profesionales alemanas VBG 24). El equipo solo debe cargarse con materiales y sustancias que no puedan emitir vapores tóxicos o explosivos a la temperatura ajustada y que no puedan explotar, estallar o incendiarse por sí solos.

El equipo no debe utilizarse para secar, vaporizar o cocer sustancias cuya obtención o cuyos componentes presenten riesgo de incendio y/o explosión, sobre todo si sus disolventes pueden formar una mezcla explosiva con el aire. En caso de duda sobre las

propiedades del material a este respecto, no cargue dicho material en el equipo. No deben crearse mezclas explosivas de gas y aire ni en el interior del equipo ni en su entorno inmediato.

2.6 Modificaciones y transformaciones

El equipo no debe transformarse ni modificarse sin autorización. No se podrá montar ni instalar ninguna pieza que no esté homologada por el fabricante.

Las transformaciones o modificaciones no autorizadas anularán la conformidad CE del equipo y este no podrá seguir funcionando.

El fabricante no se hace responsable de los daños, peligros o lesiones derivados de transformaciones o modificaciones no autorizadas o de la inobservancia de las instrucciones de este manual.

2.7 Comportamiento en caso de fallos de funcionamiento e irregularidades



El equipo sólo debe utilizarse en perfecto estado. Si usted, como operador, observa alguna irregularidad, fallo de funcionamiento o daño, ponga el equipo fuera de servicio inmediatamente e informe a su superior.



Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte ▶7 Averías, mensajes de advertencia y error.

Ver también

📖 Averías, mensajes de advertencia y error [▶ 32]

2.8 Desconexión del equipo en caso de emergencia


⚠️ ADVERTENCIA



Superficies calientes

Tanto el equipo como el producto de carga pueden estar calientes. El contacto con superficies calientes puede provocar graves daños a la salud por quemaduras.

- Espere a que se enfríe el equipo.
- Lleve puestos guantes de protección resistentes a la temperatura durante todo el trabajo.
- Revise la temperatura de las superficies antes de tocarlas.

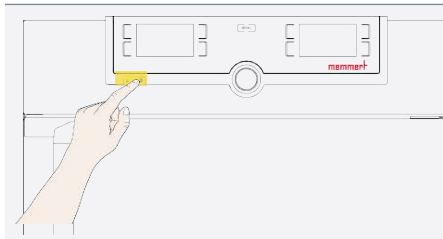

1. Pulse el interruptor principal en el equipo.
 2. Extraiga el enchufe de alimentación de la fuente de alimentación.
- ⇒ De esta forma se desconectan todos los polos del equipo de la red de alimentación eléctrica.

3. Estructura y descripción

3.1 Estructura



1 ControlCOCKPIT con botones de función capacitivos y pantalla LCD	2 Interruptor principal
3 Elemento Peltier	4 Elementos insertables
5 Puerta de cristal de visión completa	6 Placa de características
7 Manilla	8 Botón giratorio con botón de confirmación

3.2 Descripción funcional

Los equipos pueden calentar el interior hasta +70 °C y enfriarlo hasta +5 °C. Se utiliza la tecnología Peltier de refrigeración y calefacción, que es silenciosa, duradera y ahorra energía. En modo calefacción, parte de la energía necesaria se extrae del entorno (principio de la bomba de calor).

3.3 Materiales

Estos equipos cumplen los requisitos actuales de la directiva RoHS. Encontrará información más detallada al respecto, así como sobre la conformidad del material de estos equipos de Memmert GmbH + Co.KG en general en nuestra página web www.memmert.com.

Componentes	Material
Carcasa (tapa y paredes laterales)	Acero inoxidable 1.4301 – ASTM 304

Componentes	Material
Carcasa (pared trasera)	Chapa de acero galvanizada
Interior (incl. cubierta)	Acero inoxidable 1.4301 – ASTM 304
Accesorios (bandeja perforada, rejilla)	Acero inoxidable 1.4301 – ASTM 304
Junta de la puerta	Silicona
Puertas interiores de cristal	Cristal
Aislamiento	Espuma 2K



Debe comprobarse cuidadosamente la compatibilidad química del material de alimentación del equipo con los materiales mencionados.

3.4 Equipamiento eléctrico

- Tensión de funcionamiento y consumo de corriente: Véase ▶3.6 Placa de características o ▶3.7 Datos técnicos
- Grado de protección IP 20 según DIN EN 60529
- Clase de protección I, es decir, aislamiento operativo con toma de tierra de protección según EN 61010
- Supresión de radiointerferencias según EN 55011, clase B

Ver también

- 📄 Datos técnicos [▶ 13]
- 📄 Placa de características [▶ 13]

3.5 Conexiones e interfaces

3.5.1 Conexión eléctrica

El equipo está diseñado para funcionar conectado a una red de suministro eléctrico con una impedancia del sistema $Z_{\text{máx}}$ en el punto de transferencia (conexión doméstica) de 0,292 ohm como máximo. La entidad explotadora debe asegurarse de que el equipo solo funcione conectado a una red de suministro eléctrico que cumpla estos requisitos.

Si es necesario, la impedancia del sistema puede consultarse a la compañía eléctrica local. Al realizar la conexión, tenga en cuenta la normativa específica del país (p. ej., en Alemania DIN VDE 0100 con interruptor diferencial).

3.5.2 Interfaces de comunicación

Las interfaces de comunicación están previstas para equipos que cumplan los requisitos previstos en la norma IEC 60950-1.

Interfaz Ethernet



En el manual del software AtmoCONTROL se explica cómo copiar programas vía Ethernet.



El equipo se puede conectar a una red a través de una interfaz Ethernet para copiar al equipo los programas generados con el software AtmoCONTROL, además de leer protocolos.


Cada equipo conectado debe contar con una dirección IP clara para su identificación. En ▶ 8.3.2 Dirección IP y máscara de subred se explica cómo configurar la dirección IP.

También se puede conectar el equipo opcionalmente con un convertidor de USB-Ethernet directamente a la interfaz USB de un PC o portátil (véase ▶3.10 Volumen de suministro).

Ver también

- 📄 Dirección IP y máscara de subred [▶ 36]
- 📄 Volumen de suministro [▶ 16]

3.6 Placa de características

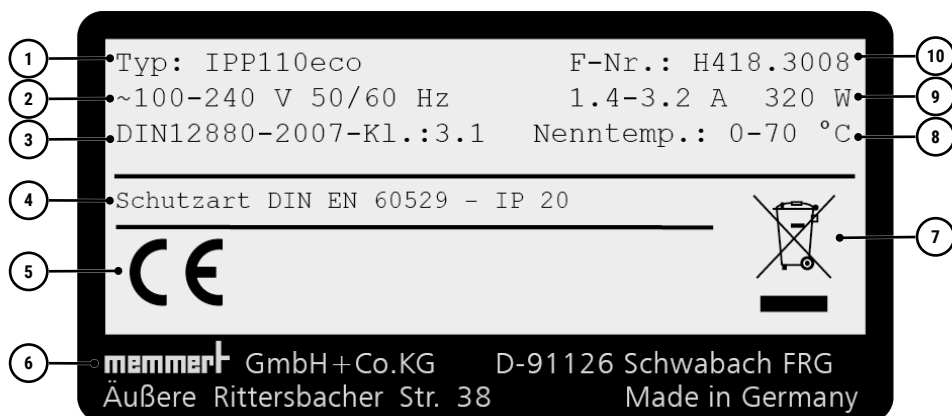


1 Denominación de tipo	2 Tensión de funcionamiento
3 Norma aplicada	4 Grado de protección
5 Conformidad CE	6 Dirección del fabricante
7 Indicación para la eliminación	8 Rango de temperatura
9 Valores de conexión / potencia	10 Número de equipo

3.7 Datos técnicos

Tamaño del equipo				110	260	410	750	1060	1400	2200
Interior de acero inoxidable	Volumen		l	108	256	384	749	1060	1360	2140
	Ancho	A	mm	560	640	640	1040	1040	1250	1972
	Altura	B	mm	480	800	1200	1200	1200	1450	1450
	Profundidad	C	mm	400	500	500	600	850	750	750
	Número máx. de elementos insertables		Ud.	5	9	14	14	14	28	42
	Carga máx. por elemento insertable		kg	20	20	20	30	60	30	30
	Carga máx. por equipo		kg	150	200	200	200	200	250	330
	Carga máx. por bandeja de goteo insertable		kg	3	4	4	8	8	-	-
	Carga máx. por bandeja de goteo para el suelo		kg	3	4	4	8	8	-	-
Carcasa estructural de acero inoxidable	Ancho	D	mm	745	824	824	1224	1224	1435	2157
	Altura	E	mm	864	1183	1720	1720	1720	1913	1913
	Profundidad	F	mm	555	655	655	755	1005	905	905

Tamaño del equipo			110	260	410	750	1060	1400	2200	
Temperatura	Rango de temperatura de trabajo		°C 0 (mín. 20 por debajo de la temperatura ambiente) hasta +70							
	Rango de temperatura de ajuste		°C 0 hasta +70							
	Precisión de ajuste		°C 0,1							
Datos eléctricos	Consumo de potencia a 50/60 Hz	100-240 V	W	320	600	600	1300	1300	1300	-
	Consumo de potencia a 50/60 Hz	200-240 V		-						1900
	Consumo máx. de corriente a 50/60 Hz	100-240 V	A	1,4 - 3,2	2,5 - 6,0	2,5 - 6,0	5,5 - 13,0	5,5 - 13,0	5,5 - 13,0	-
	Consumo máx. de corriente a 50/60 Hz	200-240 V		-						8,0 - 9,5
Otros datos	Elementos Peltier en la pared trasera		Ud.	1	2	2	4	4	6	6
Datos del embalaje	Peso neto		kg	63	99	139	208	256	345	473
	Peso bruto		kg	86	138	190	274	335	523	717
	Ancho		mm	830	930	930	1330	1370	1560	2300
	Altura		mm	1050	1380	1930	1910	1970	2200	2200
	Profundidad		mm	800	930	930	1050	1300	1190	1190

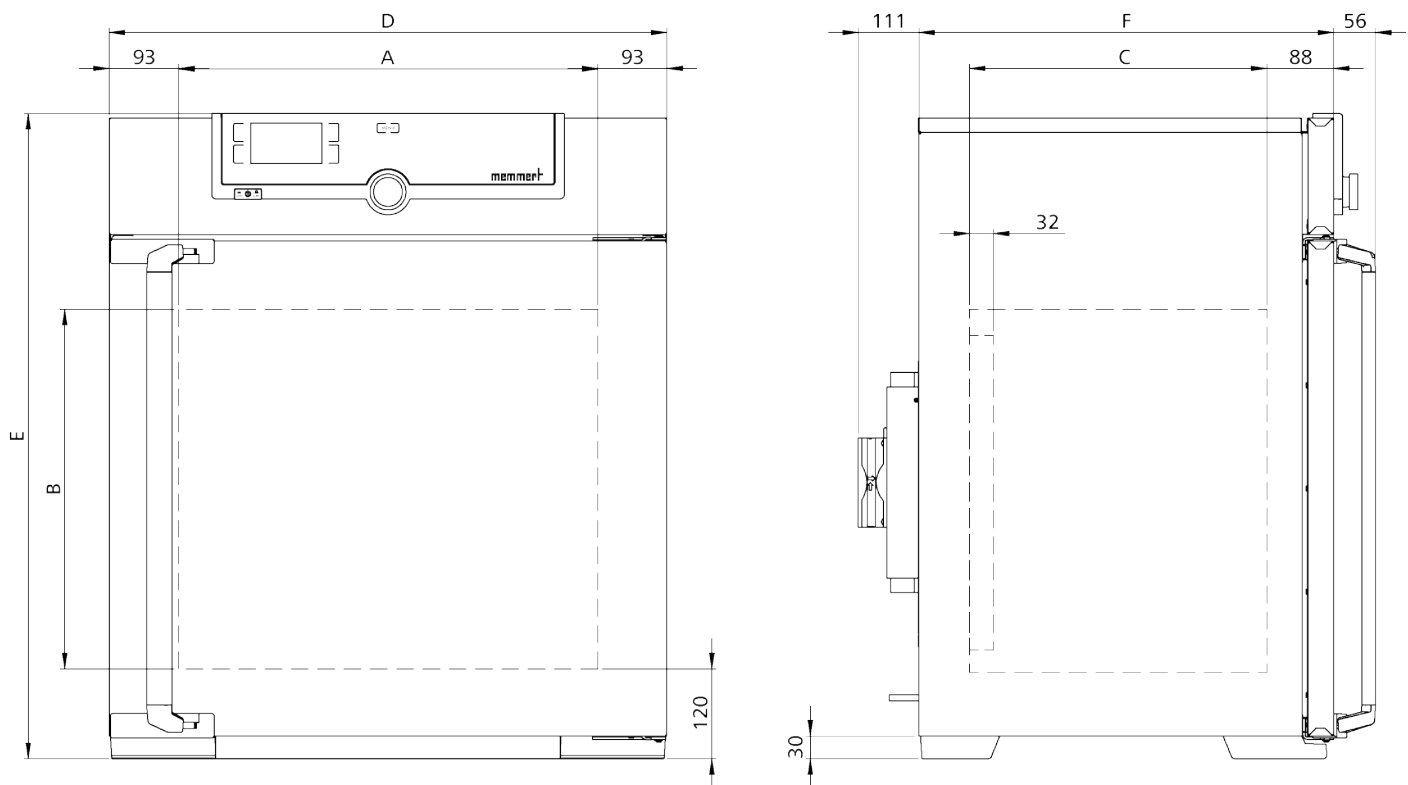

3.8 Directrices y normas aplicadas

3.8.1 Declaración de conformidad



La declaración de conformidad de la UE para el equipo puede consultarse en línea:

Inglés: <http://www.memmert.com>

Alemán: <http://www.memmert.com>

Tal y como prescribe la siguiente lista de normas y directivas, los productos de las presentes instrucciones reciben el marcado CE por parte de la empresa Memmert:

Directiva de baja tensión 2014/35/UE

- EN 61010-1:2010, EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, EN 61010-1:2010/A1:2019; EN IEC 61010-2-010:2020

Directiva CEM 2014/30/UE

Directiva 2014/30/UE con cambios (Directiva del Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética). Normas aplicadas, en este caso:

- EN 61326-1:2013

Directiva 2011/65/UE

Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

3.8.2 Conformidad de materiales

Confirmamos que siempre informamos a nuestros proveedores, de acuerdo con nuestra **norma interna de conformidad de materiales de Memmert GmbH + Co KG**, de las restricciones legales relativas a las sustancias para que puedan comprobar continuamente las publicaciones originales del legislador. El cumplimiento de todos los requisitos aplicables o mencionados para la conformidad de materiales, incluidos en la norma interna, es una condición para los proveedores y las entregas. Esto y nuestras propias observaciones nos permiten actualizar continuamente nuestros conocimientos según nuestro leal saber y entender.

De acuerdo con la normativa REACH y la directiva RoHS, Memmert pone a disposición en línea la información sobre sustancias químicas en los equipos Memmert en:

www.memmert.com

3.8.2.1 Información REACH de Memmert GmbH + Co. KG conforme a la normativa (CE) n.º 1907/2006, art. 33

Sobre la base de la información actual, confirmamos que los equipos suministrados por nosotros incluyen productos o productos parciales que contienen sustancias extremadamente preocupantes (SVHC en los componentes mencionados) de la lista de candidatos en concentraciones superiores al 0,1 % en masa:

Parte del equipo	Sustancia de la lista de candidatos SVHC	N.º CAS
Elementos Peltier	Óxido de antimonio (III)	■ 1309-64-4
Lámina azul de protección de la carcasa	Tris(4-nonilfenil, ramificado y lineal) fosfito	■ 26523-78-4 ■ 3050-88-2 ■ 31631-13-7 ■ 106599-06-8
Insertos de estanquidad de NBR	2,2'-metilenbis(4-metil 6-terc-butilfenol)	■ 119-47-1

3.8.2.2 Información RoHS de Memmert GmbH + Co. KG conforme a la directiva 2011/65/UE y a la directiva delegada 2015/863

Confirmamos el cumplimiento de las restricciones relativas a las sustancias según 2011/65/UE para los productos, accesorios y piezas de repuesto suministrados. En lo relativo a la sustancia plomo, nosotros o nuestros proveedores hacemos un uso fidedigno de las aplicaciones exentas de la restricción para plomo de acuerdo con el Anexo III.

3.9 Condiciones de entorno

- El equipo solo debe utilizarse en espacios cerrados y en las siguientes condiciones de entorno:

Temperatura ambiente	16 °C hasta 40 °C
Humedad del aire	máx. 70 % sin condensación
Categoría de sobretensión	II
Grado de suciedad	2
Altura de instalación sobre el nivel del mar	2000 m sobre el nivel del mar

- El equipo no debe utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas. El aire ambiente no debe contener polvos, gases, vapores ni mezclas de gas y aire explosivos. El equipo no está protegido contra explosión.
- Una gran formación de polvo o vapores agresivos en el entorno del equipo puede provocar depósitos y/o corrosión en el interior del equipo y, en consecuencia, cortocircuitos o daños en la electrónica. Por lo tanto, deben tomarse precauciones suficientes contra una gran formación de polvo o vapores agresivos.

3.10 Volumen de suministro

Volumen de suministro estándar

- Cable de conexión a la red de alimentación
- Protección antivuelco
- Rejilla (número en función del tamaño del equipo)
- Manual de funcionamiento
- Certificado de calibración

Accesorios opcionales

- Conversor Ethernet-USB. Permite conectar el puerto Ethernet del equipo al puerto USB de un PC/portátil.
- Rejilla reforzada con una capacidad de carga de 60 kg (para equipos a partir del tamaño 110).

4. Entrega, transporte e instalación

4.1 Seguridad


⚠ ATENCIÓN



Elevación incorrecta del equipo

El equipo es pesado. Puede lesionarse debido al peso del equipo si intenta levantarlo usted solo.

- Respete el número de personas necesario para transportar el equipo.
- Los equipos más grandes no deben acarrearlos, sino transportarse únicamente con elevador de horquilla o carretilla elevadora.

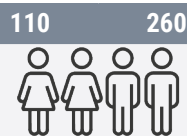


⚠ ATENCIÓN



Peligro de aplastamiento por equipo pesado

El equipo es pesado. Puede sufrir lesiones por aplastamiento en las manos o los pies al transportar e instalar el equipo.

- Use guantes y calzado de protección.
- Para transportarlo, introduzca la mano por el lateral del equipo.

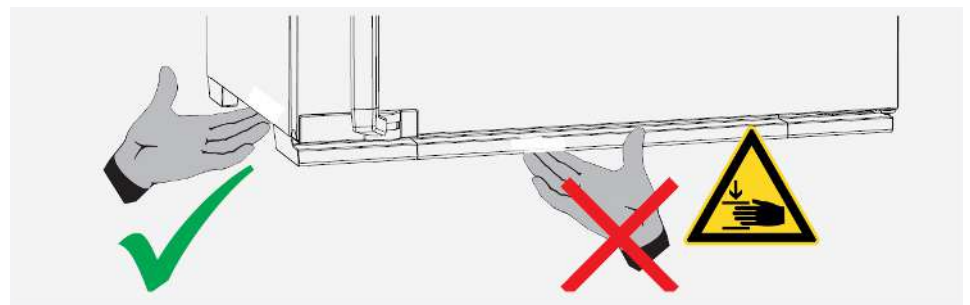

⚠ ATENCIÓN



Riesgo de lesiones por caída del equipo durante el transporte

El equipo es pesado. El equipo podría caerse y lesionarle.

- No incline nunca el equipo y transpórtelo únicamente en posición vertical y descargado (excluidos accesorios estándar como rejillas o bandejas).
- Los equipos con ruedas siempre deben ser movidos por al menos dos personas.

4.2 Entrega

Tamaño del equipo de 110 a 1060

- El equipo está embalado en cartón y se entrega sobre un palé de madera.

Tamaño del equipo de 1400 a 2200

- El equipo está embalado en una caja de madera y se entrega sobre un palé de madera.

4.3 Transporte

El equipo puede transportarse de distintas formas en función de su tamaño:

- Con elevador de horquilla o carretilla elevadora; para ello, pasar las horquillas del elevador completamente por debajo del palé
- Acarreo; utilice las posiciones de asa indicadas para la elevación.
- Si está correspondientemente equipado, sobre sus propias ruedas; para ello, suelte el enclavamiento de las ruedas (delanteras)

4.4 Desembalaje

- No desembale el equipo hasta que esté en su lugar de instalación.
- Retire el embalaje de cartón hacia arriba, córtelo con cuidado a lo largo de un borde o extraiga los tornillos y retire la caja de madera.

Comprobación de integridad y daños durante el transporte

- Compruebe la integridad del volumen de suministro con el albarán de entrega.
- Compruebe si el equipo está dañado.

Si observa alguna desviación respecto al volumen de suministro, daños o irregularidades, no ponga el equipo en funcionamiento y notifíquelo a la empresa de transporte y al fabricante.

Retirada de la protección para transporte

- Retire la protección para transporte. Esta se encuentra entre la bisagra de la puerta, la puerta y el marco y debe retirarse después de abrir la puerta.

4.5 Almacenamiento tras la entrega

Si el equipo se va a almacenar inicialmente después de la entrega:

- Tenga en cuenta las condiciones de almacenamiento (véase ▶10.1 Almacenamiento y transporte)

Ver también

📖 Almacenamiento y transporte [▶ 44]

4.6 Instalación

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de vuelco debido al centro de gravedad del equipo


El equipo puede volcar hacia delante debido a su centro de gravedad, causándole lesiones a usted o a otras personas.

- Fije siempre el equipo a la pared con la protección antivuelco.
- Si la situación espacial impide fijar el equipo a una pared, no lo ponga en funcionamiento ni abra la puerta.
- Póngase en contacto con el servicio técnico de Memmert.

4.6.1 Requisitos

- ✓ El lugar de instalación debe estar nivelado y horizontal para soportar con seguridad el peso del equipo (véase ▶3.7 Datos técnicos). Coloque el equipo sobre una superficie resistente al calor, ignífuga y no inflamable.

- ✓ Dependiendo del modelo (véase ▶3.6 Placa de características), en el lugar de instalación debe disponerse de una toma de corriente de 230 V o 115 V.
- ✓ La distancia entre la pared y la pared trasera del equipo debe ser de al menos 15 cm.
- ✓ La distancia al techo no debe ser inferior a 20 cm y la distancia lateral a la pared o a un equipo adyacente no debe ser inferior a 5 cm. En principio, debe garantizarse una circulación de aire suficiente en el entorno del equipo.
- ✓ En el caso de equipos con ruedas o equipos sobre bastidores inferiores con ruedas, alinee siempre las ruedas delanteras hacia delante y bloquee los frenos de las ruedas para garantizar la posición segura de los equipos.
- ▶ Coloque el equipo en la posición prevista, tal y como se muestra a continuación.

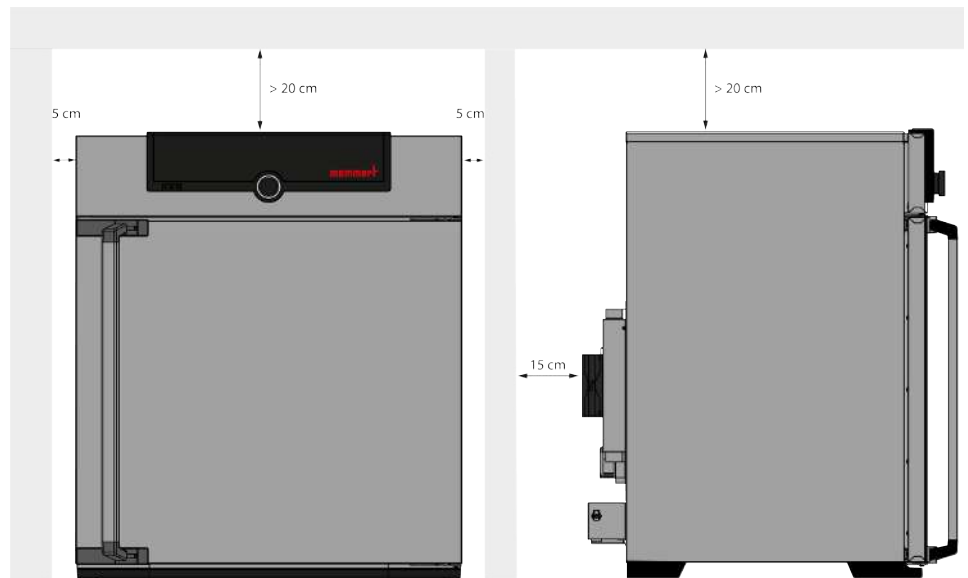

Ver también

- 📄 Datos técnicos [▶ 13]
- 📄 Placa de características [▶ 13]

4.6.2 Lugares de instalación

Instalación	Observaciones	110	260	750	1400
			410	1060	2200
Suelo		✓	✓	✓	✓
Mesa	Comprobar previamente la capacidad de carga 	✓	✗	✗	✗
Apilado	Máximo dos equipos apilados; el material de montaje (pies) se incluye en el suministro 	✓	✗	✗	✗
Bastidor inferior	Con/sin ruedas 	✓	✓	✗	✗


Instalación	Observaciones	110	260	750	1400
			410	1060	2200
Bastidor con ruedas		✓	✓	✗	✗
Pies regulables en altura		✓	✓	✓	✓

4.6.3 Nivelación del equipo




La nivelación solo debe realizarse cuando se instalan equipos de los tamaños 1400 y 2200. Cuando instale todos los demás tamaños de equipos, puede omitir este capítulo y continuar en ▶4.6.4 Protección antivuelco.

El equipo se puede nivelar en altura utilizando las ruedas para cargas pesadas situadas en la parte inferior. Además, puede asegurarse para evitar que ruede o se desplace involuntariamente. Para ello, los pies de apoyo deben estar extendidos.

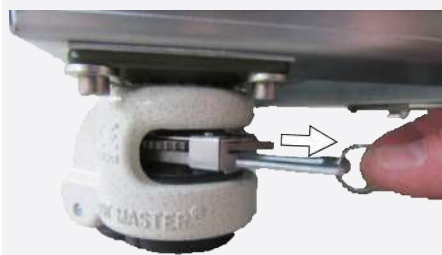

1. Para desbloquear el mecanismo de regulación, tire de la palanca de trinquete por el anillo.

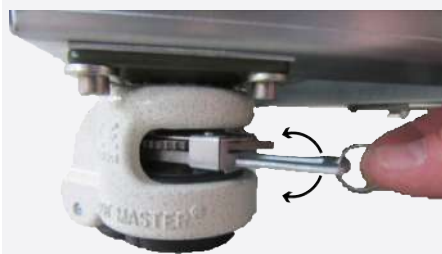


2. Accione la palanca de trinquete para extender y retraer el pie de apoyo.



3. La dirección del movimiento (arriba/abajo) puede ajustarse con la palanca basculante situada encima de la palanca de trinquete:

- Presione la palanca basculante por el lado derecho para extender el pie de apoyo con la palanca de trinquete.
- Presione la palanca basculante por el lado izquierdo para retraer el pie de apoyo con la palanca de trinquete.



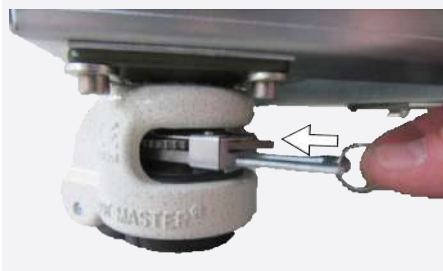

- Empuje la palanca de trinquete hasta la posición final para volver a fijar el pie de apoyo.



Mediante un nivel de burbuja es posible ajustar una altura uniforme para los cuatro pies regulables.


Para poder mover el armario, los cuatro pies de apoyo deben estar retraídos.

Ver también

 Protección antivuelco [► 21]

4.6.4 Protección antivuelco


Fije siempre el equipo a la pared con la protección antivuelco. La protección antivuelco está incluida en el volumen de suministro.

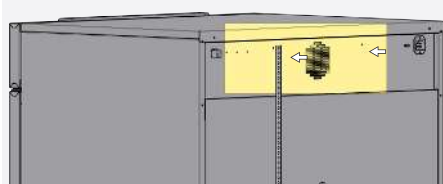

- Atornille la protección antivuelco en la parte posterior del equipo, tal como se muestra.



En función de las condiciones ambientales, la protección antivuelco puede fijarse opcionalmente a uno de los dos orificios del equipo.

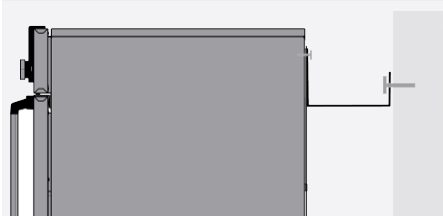

- Doble la protección antivuelco 90° hacia arriba a la distancia deseada de la pared (tenga en cuenta la distancia mínima de la pared).
- Taladre el orificio, inserte el taco y atornille la protección antivuelco a una pared adecuada.


4.6.5 Ajuste de las puertas

En estos equipos es posible ajustar las puertas, por ejemplo, si se alabean debido a las condiciones del suelo. Para ello, cada puerta tiene dos tornillos de ajuste en la parte superior e inferior.

Corrija primero el ajuste en la parte superior de la puerta y, solo después, en la parte inferior si no es suficiente.



El ajuste de las puertas también está disponible como vídeo de servicio:
www.memmert.com/de/downloads/media/service-videos/

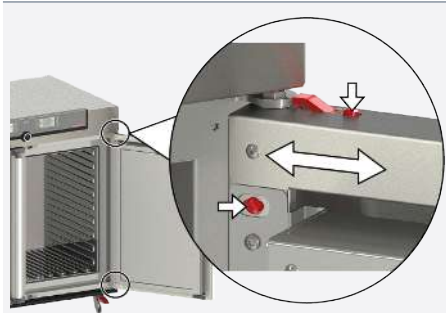

1. Abra la puerta.
2. Afloje los tornillos.
3. Corrija la posición de la puerta.
4. Vuelva a apretar los tornillos.
5. Compruebe el ajuste de la puerta.
6. Reajústelo en caso necesario.

5. Puesta en marcha

5.1 Primera puesta en marcha

⚠ ADVERTENCIA



La condensación en el interior del equipo puede provocar un cortocircuito.

Debido a las oscilaciones de temperatura durante el transporte, puede formarse condensación en el interior del equipo.

- Después del transporte o almacenamiento en condiciones de humedad, deje que el equipo permanezca durante al menos 24 horas sin embalar en condiciones ambientales normales.
- No conecte el equipo a la tensión de alimentación durante este tiempo.

AVISO



Al poner en marcha el equipo por primera vez, no lo deje sin supervisión hasta que haya alcanzado un estado estable.

- Tenga en cuenta la normativa específica del país para la conexión.
- Tenga en cuenta los valores de conexión y potencia (véase ▶3.6 Placa de características y ▶3.7 Datos técnicos).
- Asegúrese de que la conexión a la toma de tierra de protección es segura.

Ver también

- 📄 Placa de características [▶ 13]
- 📄 Datos técnicos [▶ 13]

5.2 Conexión del equipo al suministro eléctrico



Para realizar la conexión, tenga en cuenta la normativa específica del país (p. ej., en Alemania DIN VDE 0100 con interruptor diferencial).

Tenga en cuenta los valores de conexión y potencia (véase ▶3.6 Placa de características y ▶3.7 Datos técnicos).

Asegúrese de que la conexión a la toma de tierra de protección es segura.



Coloque el cable de red de forma que


- no se pueda tropezar con él.
- no pueda entrar en contacto con piezas calientes.
- siempre esté accesible y pueda desconectarse rápidamente, por ejemplo, en caso de avería o emergencia.

Ver también


- 📄 Placa de características [▶ 13]
- 📄 Datos técnicos [▶ 13]

5.3 Enganche de la bandeja colectora

Al lado de cada Peltier de deshumidificación hay soportes para la bandeja colectora. La bandeja colectora se engancha en los soportes desde arriba.

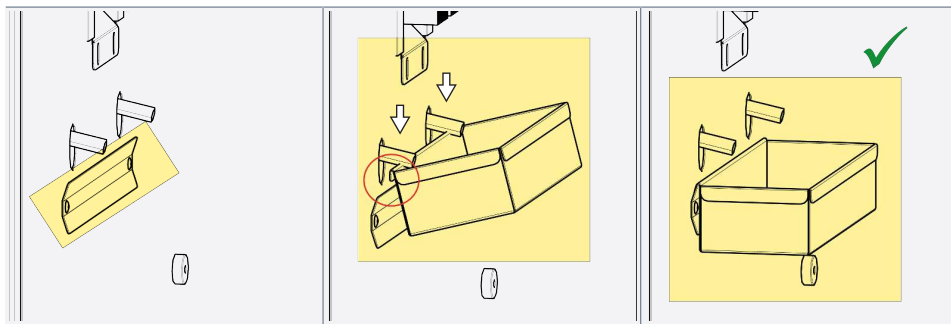

5.4 Conexión del equipo

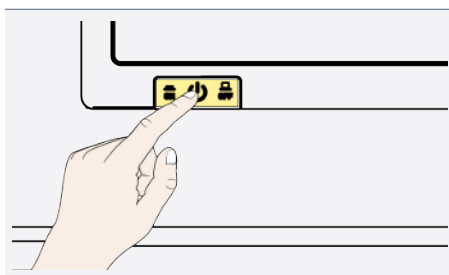

1. Encienda el equipo pulsando el interruptor principal situado en la parte delantera del equipo.

⇒ El proceso de arranque se indica mediante tres puntos blancos **●●●** (véase ▶7.1 Mensaje de advertencia de la función de supervisión).

Si los puntos aparecen en un color diferente, se ha producido un error (véase ▶7 Averías, mensajes de advertencia y error).

i

Después de encender el equipo por primera vez, las indicaciones aparecen por defecto en inglés.

En ▶8.2 Manejo básico en el modo de menú con el ejemplo del ajuste de idioma se describe la forma de cambiar el idioma. No obstante, antes de hacerlo, lea el capítulo siguiente sobre el funcionamiento básico del equipo.

Ver también

- ▣ Manejo básico en el modo de menú con el ejemplo del ajuste de idioma [▶ 34]
- ▣ Mensaje de advertencia de la función de supervisión [▶ 32]
- ▣ Averías, mensajes de advertencia y error [▶ 32]

6. Funcionamiento y manejo

6.1 Personal operativo

El manejo del equipo solo puede ser realizado por personas mayores de edad que hayan recibido la instrucción pertinente. El personal que vaya a recibir capacitación, instrucción o formación general solo podrá trabajar en el equipo bajo la supervisión constante de una persona experimentada.

6.2 Apertura de la puerta

⚠ PELIGRO



Peligro de asfixia en el interior del equipo

Puede quedar atrapado accidentalmente en equipo si este supera un determinado tamaño, poniendo en peligro su vida.

- No entre en el equipo.
- No realice los trabajos de limpieza solo en el interior del equipo.


⚠ ADVERTENCIA




Sobrecalentamiento del equipo con la puerta abierta

Si el equipo funciona con la puerta abierta, puede sobrecalentarse y constituir un peligro de incendio.

- No deje la puerta abierta durante el funcionamiento.

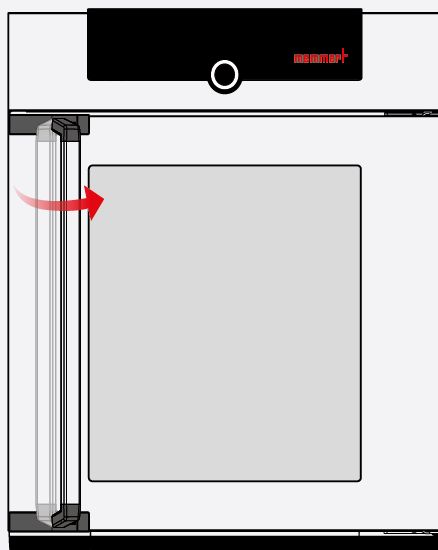

1. Abra la puerta tirando de la manilla hacia un lado.

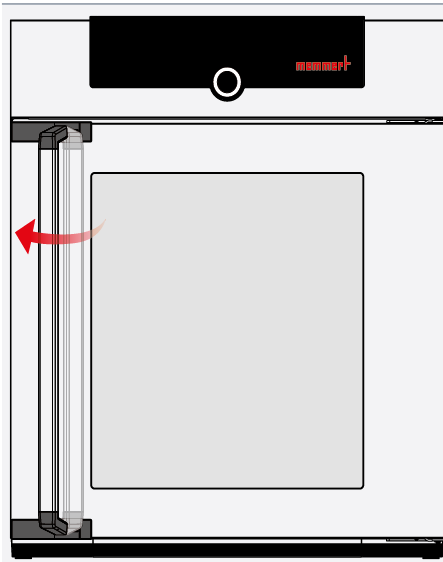

2. Cierre la puerta presionándola y empujando la manilla hacia un lado.

6.3 Cargar el equipo

⚠ ADVERTENCIA



Vapores y gases tóxicos o explosivos

Pueden producirse vapores o gases tóxicos o explosivos al cargar el equipo con material de carga inadecuado. Esto puede hacer que el equipo explote y las personas pueden resultar gravemente heridas o intoxicadas.

- El equipo sólo debe cargarse con materiales y sustancias que no puedan emitir vapores tóxicos o explosivos a la temperatura ajustada y que no puedan explotar, estallar o incendiarse por sí solos.

AVISO




Compatibilidad química del material de carga

La incompatibilidad química puede provocar daños materiales en el equipo.

- Debe comprobarse la compatibilidad química de los materiales del equipo con el material de carga (véase ▶3.3 Materiales).

El equipo no debe cargarse excesivamente para garantizar una circulación de aire adecuada en el interior. En caso de carga inadecuada (demasiado compacta), es posible que se supere la temperatura ajustada o que solo se alcance tras un periodo de tiempo más largo.

- No coloque ningún material de carga en el suelo, en las paredes laterales ni directamente bajo el techo del interior.
- Para cargar el equipo, siga las instrucciones del adhesivo «carga correcta» situado en el equipo.

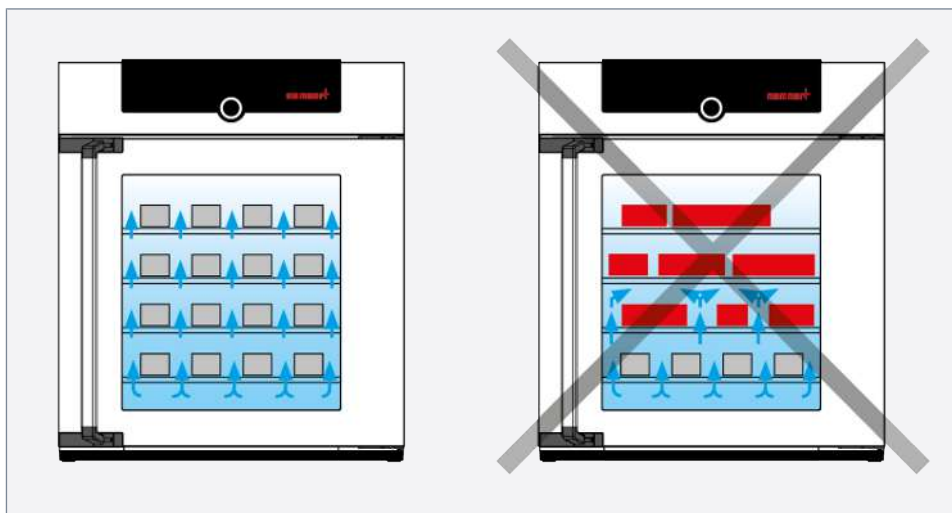


Ver también

📄 Materiales [▶ 11]

6.4 Manejo del equipo

6.4.1 ControlCOCKPIT



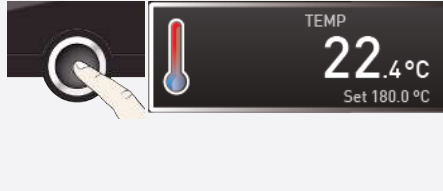

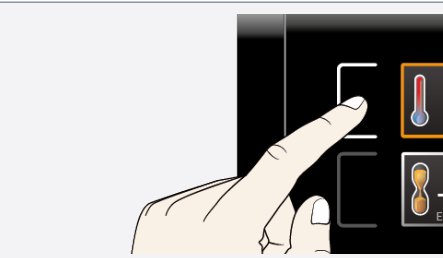
En modo manual, los parámetros deseados se introducen en el ControlCOCKPIT situado en la parte delantera del equipo. Aquí también se pueden realizar ajustes básicos (**Modo menú**). También se muestran mensajes de advertencia, p. ej., si se supera la temperatura.

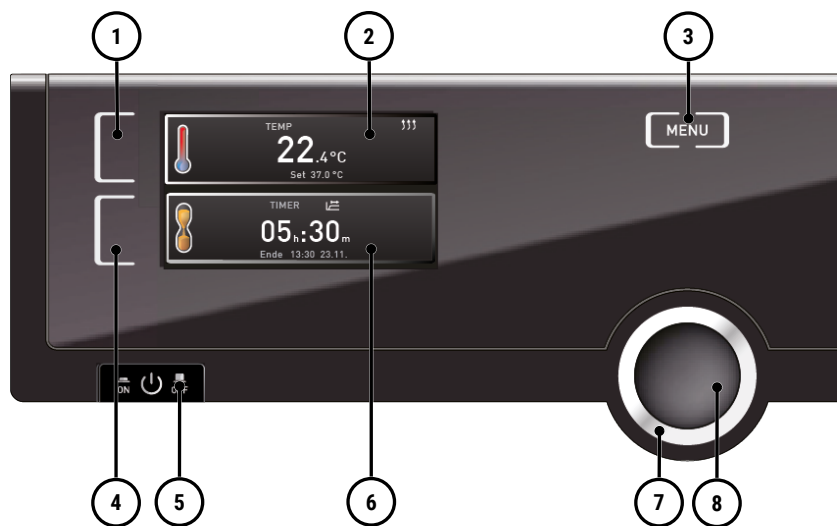

- | | |
|---|---|
| <p>1 Botón de activación: ajuste del valor de consigna de temperatura</p> <p>3 Botón de menú</p> <p>5 Interruptor principal</p> <p>7 Botón giratorio para ajustar los valores de consigna</p> | <p>2 Indicación de la temperatura de consigna y real</p> <p>4 Botón de activación: reloj digital marcha atrás con indicación de la hora objetivo</p> <p>6 Indicación del reloj digital marcha atrás con indicación de la hora objetivo</p> <p>8 Botón de confirmación</p> |
|---|---|

6.4.2 Manejo básico

En general, todos los ajustes se realizan según el siguiente esquema:

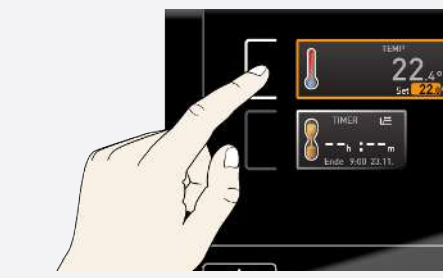	<p>Active el parámetro deseado (p. ej., la temperatura):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para ello, pulse el botón de activación situado a la izquierda o a la derecha de la indicación correspondiente. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ La indicación activada se resalta en color, las demás indicaciones se atenúan. ⇒ El valor de consigna (set) se muestra con un fondo de color.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ajuste el valor de consigna deseado (p. ej., 37,0 °C) con el botón giratorio, girándolo hacia la derecha/izquierda.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Guarde el valor ajustado pulsando el botón de confirmación. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ La indicación vuelve al estado normal y el equipo empieza a regular al valor de consigna. ⇒ Los ajustes de otros parámetros y funciones (presión) pueden realizarse de igual modo.
	<p>Transcurridos unos 30 segundos sin introducir y confirmar nuevos valores, el equipo vuelve automáticamente a los valores anteriores.</p>
	<p>Para cancelar el procedimiento de ajuste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pulse de nuevo el botón de activación situado a la derecha o a la izquierda de la indicación de la que desea salir. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ El equipo vuelve a los valores anteriores. ⇒ Solo se aceptan los ajustes guardados previamente pulsando el botón de confirmación.

6.5 Modos de funcionamiento

Modo manual

El equipo marcha en funcionamiento continuo con los valores ajustados en el ControlCOCKPIT.

- Véase ▶6.5.1 Modo manual

Modo temporizador

Funcionamiento con reloj digital marcha atrás con indicación de la hora objetivo, ajustable de 1 min a 99 días (temporizador): el equipo funciona con los valores ajustados solo hasta que transcurre el tiempo ajustado.

- Véase ▶6.5.2 Reloj digital marcha atrás



El modo de funcionamiento o el estado de funcionamiento del equipo se muestra en la indicación de estado. El estado de funcionamiento correspondiente puede reconocerse por la marca de color y la indicación de texto:

- ▶ El equipo está en modo programa
- El programa se ha detenido
- ✋ El equipo está en modo manual

En el ejemplo, el equipo está en modo manual, reconocible por el símbolo de color en forma de mano.



Cuando el equipo está en modo temporizador, esto se reconoce mediante la indicación de temporizador activo.


Ver también


- ▶ Modo manual [▶ 29]
- ▶ Reloj digital marcha atrás [▶ 29]


6.5.1 Modo manual


6.5.2 Reloj digital marcha atrás

i En el modo temporizador, puede ajustar el tiempo que el equipo debe funcionar con los valores ajustados. Para ello, el equipo debe estar en modo manual. Hasta las 23 horas 59 minutos el tiempo se muestra en el formato hh:mm (horas:minutos), a partir de las 24 horas en el formato dd:hh (días:horas). El tiempo máximo de funcionamiento es de 99 días y 00 horas.

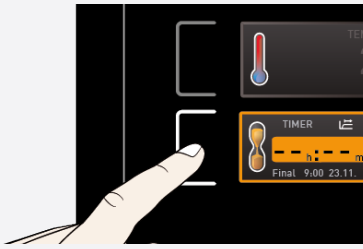- 

1. Pulse el botón de activación situado a la izquierda de la indicación del temporizador.
⇒ Se activa la indicación del temporizador.
- 

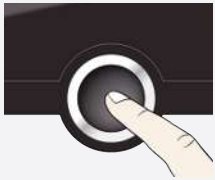2. Gire el botón giratorio hasta que aparezca el tiempo de funcionamiento deseado.
⇒ Debajo, se muestra en pequeño formato la hora estimada de finalización calculada.
- 


3. Pulse el botón de confirmación para confirmar.
⇒ La indicación muestra ahora el tiempo restante en caracteres grandes y la hora estimada de finalización en caracteres pequeños.
⇒ La indicación de estado muestra el temporizador activo.
- 

4. Como se describe en ▶6.4.2 Manejo básico, defina los valores individuales que el equipo debe mantener durante el tiempo de funcionamiento ajustado.
⇒ La modificación se aplicará inmediatamente.

i Los valores ajustados también pueden modificarse en cualquier momento durante el tiempo de funcionamiento del temporizador.




En **Setup** se puede ajustar si el temporizador debe funcionar o no en función del valor de consigna, es decir, si el tiempo de funcionamiento del temporizador debe iniciarse solo cuando se alcance una banda de tolerancia en torno a la temperatura de consigna o inmediatamente después de que se active el temporizador.

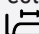Si el temporizador está ajustado en función del valor de consigna, esto se indica mediante el símbolo  en la indicación del temporizador.



Cuando el temporizador ha finalizado, la indicación muestra 00h:00m.

- Todas las funciones se desactivan.
- Además suena una señal acústica, que puede desconectarse pulsando el botón de confirmación.

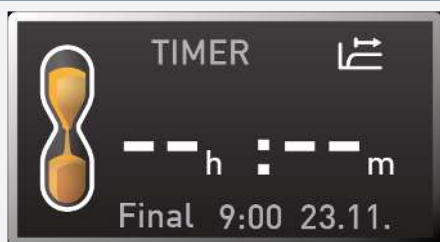


5. Para desconectar el temporizador, vuelva a acceder a la indicación del temporizador pulsando el botón de activación.

6. Retroceda el tiempo de funcionamiento con el botón giratorio hasta que aparezca --:--.

7. Acepte el ajuste pulsando el botón de confirmación.

Ver también

 Manejo básico [▶ 28]

6.6 Función de supervisión


6.6.1 Supervisión de la temperatura

El equipo tiene una protección múltiple contra sobretemperatura según DIN 12880. Su finalidad es evitar daños en el material de carga y/o el equipo en caso de avería:



La temperatura de supervisión de la supervisión electrónica de la temperatura se mide mediante un sensor de temperatura Pt100 independiente situado en el interior. Los ajustes de supervisión de la temperatura se realizan en la indicación **ALARM**. Los ajustes realizados son efectivos en todos los modos de funcionamiento.



Si se ha activado una supervisión de temperatura, esto se informa a través de la indicación de la temperatura: mediante la temperatura real resaltada en rojo y un símbolo de alarma . Debajo se muestra qué tipo de supervisión de temperatura se ha activado (véase ▶7 Averías, mensajes de advertencia y error).


Antes de explicar cómo ajustar la supervisión de la temperatura, a continuación se presentan con más detalle las distintas funciones de supervisión.

Ver también

 Averías, mensajes de advertencia y error [▶ 32]

6.6.2 Supervisión electrónica de la temperatura (TWW)

La temperatura de supervisión mínima y máxima ajustada manualmente de la protección electrónica contra sobretemperatura se supervisa mediante un monitor selector de temperatura (TWW) clase de protección 3.3 según DIN 12880.

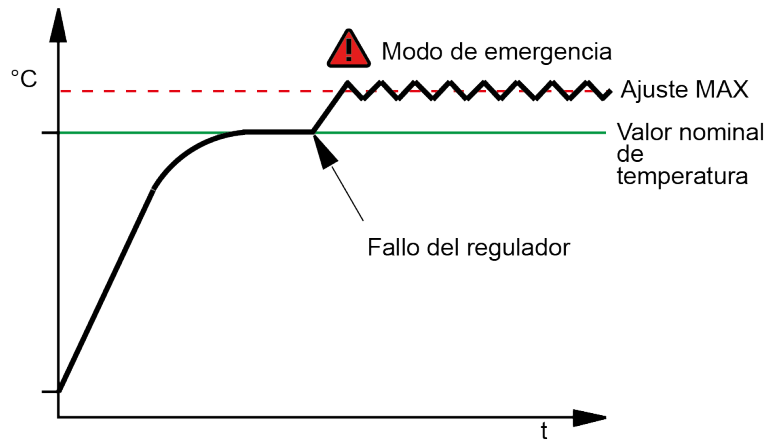

6.7 Finalización del funcionamiento


⚠ ADVERTENCIA



Superficies calientes

Tanto el equipo como el producto de carga pueden estar calientes. El contacto con superficies calientes puede provocar graves daños a la salud por quemaduras.

- Espere a que se enfríe el equipo.
- Lleve puestos guantes de protección resistentes a la temperatura durante todo el trabajo.
- Revise la temperatura de las superficies antes de tocarlas.

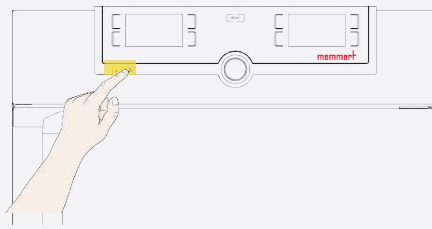

1. Desconecte las funciones del equipo que estén activas (girando hacia atrás los valores de consigna).
2. Retire el material de carga.
3. Apague el equipo desde el interruptor principal.

7. Averías, mensajes de advertencia y error

⚠ PELIGRO



Riesgo de descarga eléctrica en caso de reparación no autorizada de averías

Las averías que requieran una intervención en el interior del equipo sólo podrán ser reparadas por electricistas cualificados.

- Siga las medidas indicadas en caso de avería.
- Póngase en contacto con Memmert International After Sales.

No intente reparar usted mismo las averías del equipo; póngase en contacto con Memmert International After Sales o con un punto de atención al cliente autorizado.

Para cualquier consulta, indique siempre el modelo y el número de equipo que aparece en la placa de características (véase ▶3.6 Placa de características).

Ver también

- 📄 Placa de características [▶ 13]


7.1 Mensaje de advertencia de la función de supervisión

7.1.1 Supervisión de la temperatura

Descripción	Causa	Medida
<p>Se muestra una alarma de temperatura y TWW</p>	<p>El monitor selector de temperatura (TWW) se ha hecho cargo de la regulación de la calefacción.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aumente la diferencia entre la temperatura de supervisión y la temperatura de consigna, es decir, aumente el valor máximo de la supervisión de la temperatura o reduzca la temperatura de consigna. ■ Si la alarma sigue produciéndose: póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

7.2 Averías, problemas de manejo y errores del equipo

Descripción del error	Causa del error	Solución de problemas
<p>Las indicaciones están apagadas</p>	<p>Alimentación externa interrumpida.</p> <p>Fusible de baja intensidad, fusible de protección del equipo o unidad de alimentación defectuosos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compruebe la alimentación ■ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
<p>No es posible activar las indicaciones</p>	<p>Equipo bloqueado mediante el USER-ID.</p> <p>El equipo está en modo programa, temporizador o control remoto (modo «Escritura» o «Escritura + alarma»).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anule el bloqueo con el USER-ID ■ Espere a que finalice el programa o el temporizador o apague el control remoto.
<p>De repente, las indicaciones tienen otro aspecto</p>	<p>El equipo está en el modo «incorrecto».</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cambie al modo funcionamiento o de menú pulsando el botón MENU.

Descripción del error	Causa del error	Solución de problemas
Mensaje de error E-3 en la indicación de la temperatura 	Sensor de trabajo y de supervisión defectuosos.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Apague el equipo ■ Retire el material de carga ■ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
La animación de inicio tras el encendido aparece en un color distinto del blanco ●●●.	Cian ●●●: Poca memoria en la tarjeta SD.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
	Rojo ●●●: No se han podido cargar los archivos del sistema.	
	Naranja ●●●: No se han podido cargar las fuentes y las imágenes.	

7.2.1 Fallo de alimentación

En caso de fallo de alimentación, el equipo se comporta de la siguiente manera:

En funcionamiento manual

Una vez restablecida la alimentación, el funcionamiento continúa con los parámetros ajustados. La hora y la duración del fallo de alimentación se documentan en la memoria de registro.

En modo temporizador o programa

Si la alimentación se interrumpe durante un máximo de 60 minutos, un programa en curso continuará en el punto de la interrupción. Si la alimentación se interrumpe durante un tiempo superior, se desconectan todas las funciones del equipo.

Una vez restablecida la alimentación, el tiempo de funcionamiento del temporizador siempre vuelve a iniciarse.

En modo control remoto

Se restablecen los últimos valores ajustados. Si se había iniciado un programa mediante el control remoto, este continúa.

8. Modo de menú

En el modo de menú se pueden realizar ajustes básicos del equipo, cargar programas o exportar protocolos; además se puede ajustar el equipo.




Lea la descripción de cada función en las páginas siguientes antes de modificar los ajustes del menú para evitar posibles daños en el equipo y/o en el material de carga.



- ▶ Pulse el botón **MENU** para acceder al modo de menú.
- ⇒ A continuación, el equipo vuelve al modo funcionamiento. Solo se guardan las modificaciones que se han aceptado pulsando el botón de confirmación.
- ⇒ Puede salir del modo de menú en cualquier momento pulsando de nuevo el botón **MENU**.

8.1 Vista general

Tras pulsar el botón MENU, las indicaciones cambian al modo de menú:

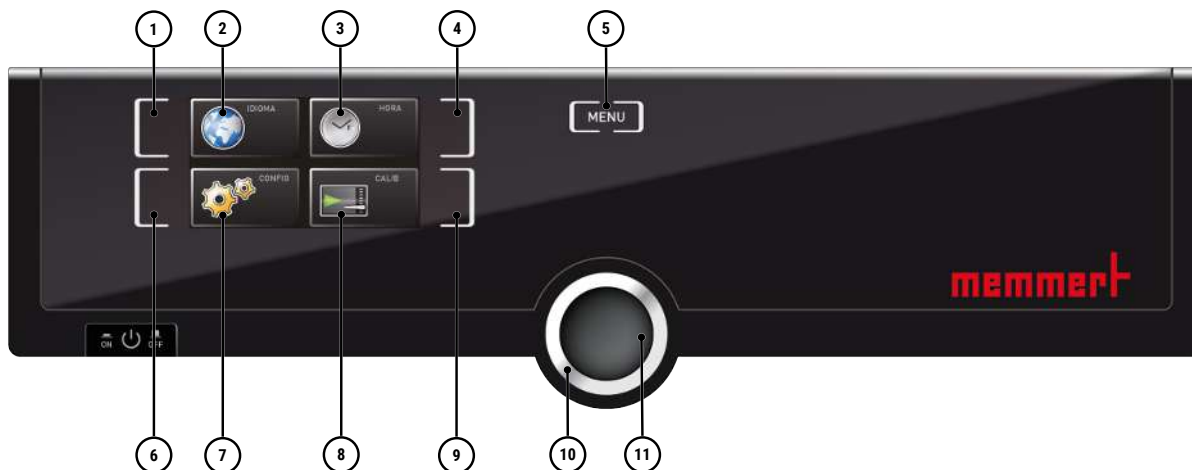

1 Botón de activación: ajuste del idioma	2 Indicación del ajuste de idioma
3 Indicación de la fecha y hora	4 Botón de activación: ajuste de la fecha y hora
5 Volver al modo funcionamiento	6 Botón de activación: Setup (ajustes básicos del equipo)
7 Indicación de Setup (ajustes básicos del equipo)	8 Indicación de ajuste
9 Botón de activación: ajuste	10 Botón giratorio para el ajuste
11 Botón de confirmación (adopta el ajuste seleccionado con el botón giratorio)	







8.2 Manejo básico en el modo de menú con el ejemplo del ajuste de idioma

En general, todos los ajustes se realizan en el modo de menú igual que en el modo funcionamiento: Active la indicación, realice el ajuste con el botón giratorio y acepte con el botón de confirmación.

A continuación se describe exactamente lo que hay que hacer utilizando el ejemplo del ajuste del idioma. Todos los demás ajustes pueden realizarse de la misma forma. A continuación se describen los ajustes posibles.

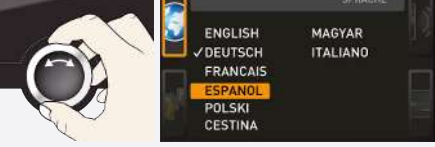

Transcurridos unos 30 segundos sin introducir y confirmar nuevos valores, el equipo vuelve automáticamente a los valores anteriores.

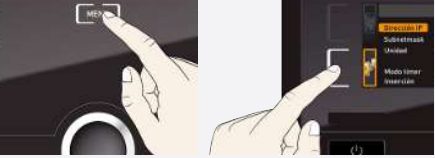
	<p>Active el ajuste deseado (el idioma en este ejemplo):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para ello, pulse el botón de activación situado a la izquierda o a la derecha de la indicación correspondiente. ⇒ La indicación activada se amplía.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pulse de nuevo el botón de activación para cancelar o salir de un procedimiento de ajuste. ⇒ El equipo vuelve a la vista general del menú. ⇒ Solo se aceptan los ajustes guardados previamente pulsando el botón de confirmación.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Gire el botón giratorio en la dirección deseada para seleccionar un nuevo ajuste, p. ej., español (ESPANOL).
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Guarde el ajuste pulsando el botón de confirmación.
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pulse de nuevo el botón de activación para volver a la vista general del menú.
	<p>Ahora puede</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ activar otra función del menú pulsando el botón de activación correspondiente ■ volver al modo funcionamiento pulsando el botón MENU.

8.3 Setup

8.3.1 Vista general

En la indicación **SETUP** se pueden ajustar:

- la dirección IP y la máscara de subred de la interfaz Ethernet del equipo (cuando se conecta a una red)
- la unidad de la indicación de la temperatura (°C o °F, véase ▶8.3.3 Unidad)
- la temperatura a la que debe actuar la función de supervisión (Max Alarm, véase ▶6.6.1 Supervisión de la temperatura)
- el modo de funcionamiento del reloj digital marcha atrás con indicación de la hora objetivo (Timer Mode, véase ▶6.5.2 Reloj digital marcha atrás)
- el tipo de elemento insertable (rejilla o bandeja, véase ▶8.3.5 Tipo de elemento insertable (rejilla o bandeja))
- el control remoto (véase ▶8.3.7 Control remoto)
- Gateway (véase ▶8.3.8 Gateway)

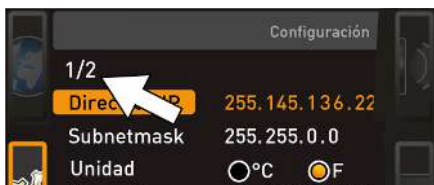

Si el menú Setup contiene más entradas de las que se pueden mostrar en la pantalla, aparece la indicación «1/2». Esto significa que hay una segunda «página» con entradas.


Para acceder a las entradas ocultas, desplácese más allá de la entrada inferior usando el botón giratorio. La visualización páginas salta entonces a «2/2».

Ver también

- ▣ Unidad [▶ 37]
- ▣ Reloj digital marcha atrás [▶ 29]
- ▣ Tipo de elemento insertable (rejilla o bandeja) [▶ 37]
- ▣ Control remoto [▶ 38]
- ▣ Gateway [▶ 38]
- ▣ Supervisión de la temperatura [▶ 30]

8.3.2 Dirección IP y máscara de subred

Si el equipo o varios equipos van a funcionar en red, cada uno debe tener su propia dirección IP individual para su identificación. Cada equipo se entrega con la dirección IP 192.168.100.100 por defecto.

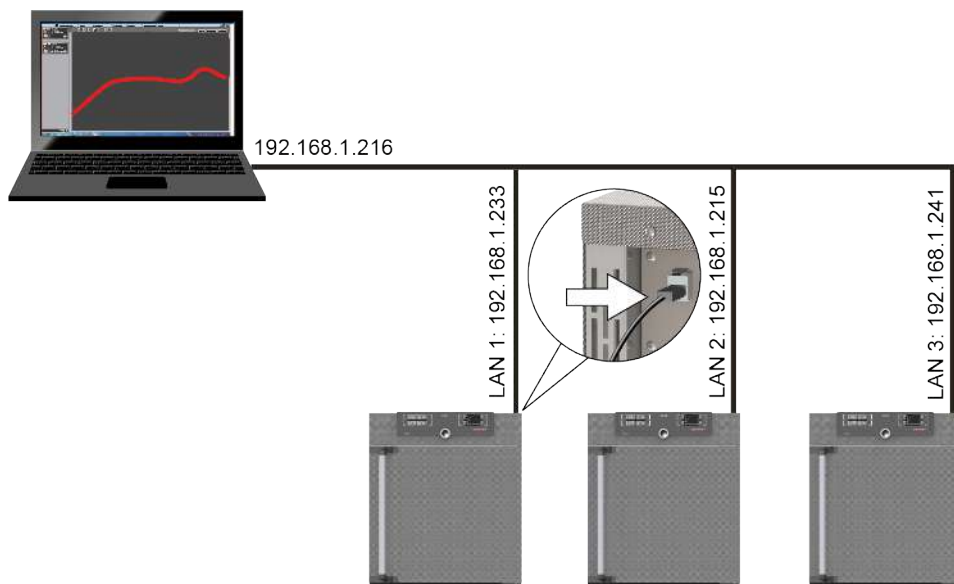

	<p>1. Active la indicación SETUP. ⇒ La entrada Dirección IP se marca automáticamente.</p>
	<p>2. Confirme la selección con el botón de confirmación. ⇒ El primer bloque de dígitos de la dirección IP se marca automáticamente.</p>
	<p>3. Ajuste el nuevo número con el botón giratorio, p. ej. 255.</p>



4. Confirme la selección con el botón de confirmación.

- ⇒ El siguiente bloque de dígitos de la dirección IP se marca automáticamente.
- ⇒ Ahora también se puede configurar este bloque de dígitos.



5. Confirme la nueva dirección IP después de configurar el último bloque de dígitos con el botón de confirmación.

- ⇒ La marca salta de nuevo a la vista general.
- ⇒ La máscara de subred puede ajustarse del mismo modo.

8.3.3 Unidad




Aquí puede ajustar si las temperaturas deben mostrarse en °C o °F.

8.3.4 Modo temporizador



Aquí se puede ajustar si el reloj digital marcha atrás con indicación de la hora objetivo (véase


►6.5.2 Reloj digital marcha atrás) debe funcionar o no en función del valor de consigna, es decir, si el tiempo de funcionamiento del temporizador debe iniciarse solo cuando se alcance la correspondiente banda de tolerancia en torno a la temperatura de consigna **B** o inmediatamente después de que se active el temporizador **A**.

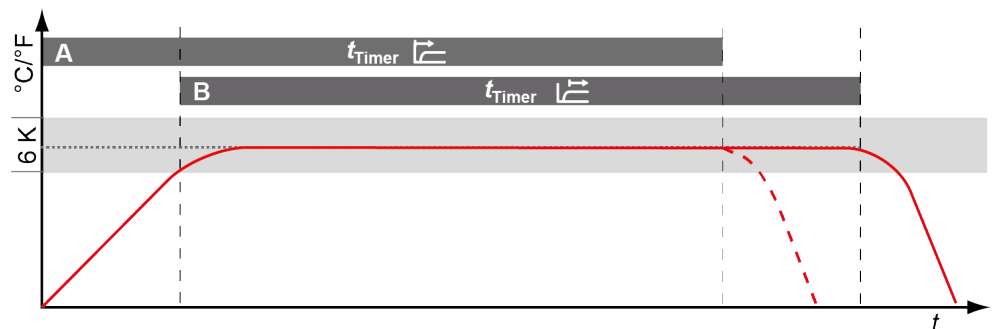

Ver también

- 📖 Reloj digital marcha atrás [► 29]

8.3.5 Tipo de elemento insertable (rejilla o bandeja)

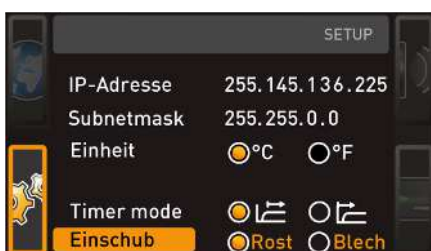

Aquí debe ajustar qué tipo de elemento insertable (rejilla o bandeja) se utiliza. La opción **Bandeja** permite adaptar la función de regulación al variado comportamiento del flujo en el interior cuando se utilizan bandejas insertables opcionales en lugar de las rejillas incluidas en el volumen de suministro estándar.


8.3.6 Supervisión de la temperatura (Max Alarm)



Aquí puede ajustar la temperatura a la que debe activarse la supervisión automática de la temperatura.


La temperatura de supervisión debe ajustarse suficientemente por encima de la temperatura de consigna máxima. Recomendamos de 1 a 3 K.


8.3.7 Control remoto

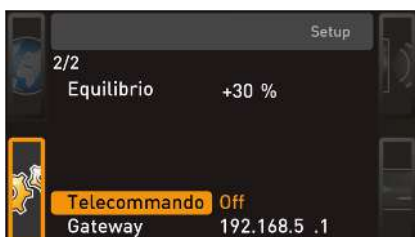

En la entrada de Setup Control remoto, puede ajustar si el equipo debe controlarse a distancia y, en caso afirmativo, en qué modo. Las opciones de ajuste son:

- Off
- Lectura
- Escritura + lectura
- Escritura + alarma

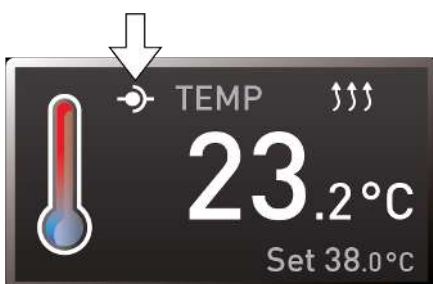

Cuando el equipo está en modo control remoto, esto se reconoce mediante el símbolo  en la indicación de temperatura. En los ajustes **Escritura + lectura** y **Escritura + alarma**, el equipo ya no se puede manejar en el ControlCOCKPIT hasta que el control remoto se apague de nuevo (ajuste **Off**) o se cambie a Lectura.

Para utilizar la función de control remoto, se necesitan conocimientos de programación y bibliotecas especiales.

8.3.8 Gateway



La entrada de Setup Gateway se utiliza para conectar dos redes con protocolos diferentes. La puerta de enlace (gateway) se ajusta de la misma manera que la dirección IP (véase ►8.3.2 Dirección IP y máscara de subred).

Ver también

- 📄 Dirección IP y máscara de subred [► 36]

8.4 Fecha y hora

En la indicación **ZEIT** se pueden ajustar la fecha y la hora, la zona horaria y el horario de verano. Los cambios solo son posibles en modo manual.



Ajuste siempre primero la zona horaria y el horario de verano sí/no antes de ajustar la fecha y la hora. Evite volver a cambiar posteriormente la fecha y hora ajustada, ya que de lo contrario podrían producirse huecos o solapamientos en el registro de los valores medidos. Si se va a cambiar la fecha y hora de todos modos, no se debe ejecutar ningún programa inmediatamente antes o después.

1. Pulse el botón de activación situado a la derecha de la indicación **ZEIT**.

- ⇒ La indicación se amplía y la primera opción de ajuste (**Fecha**) se marca automáticamente.

		<p>2. Gire el botón giratorio hasta que se marque Zona horaria.</p>
		<p>3. Confirme la selección con el botón de confirmación.</p>
		<p>4. Utilice el botón giratorio para ajustar la zona horaria en la ubicación del equipo (p. ej., 00:00 para Gran Bretaña, 01:00 para Alemania, Francia o España).</p> <p>5. Confirme la selección con el botón de confirmación.</p>
		<p>6. Seleccione la entrada Horario de verano con el botón giratorio.</p>
		<p>7. Confirme la selección con el botón de confirmación.</p> <p>⇒ Las opciones de ajuste se marcan.</p>
		<p>8. Desactive (X) o active (✓) el horario de verano con el botón giratorio. En este caso, actívelo (✓).</p> <p>9. Guarde el ajuste pulsando el botón de confirmación.</p>
		<p>El cambio al horario de verano o de invierno no se produce automáticamente. Por tanto, no olvide ajustar la configuración correspondiente al principio y al final del verano.</p>
		<p>10. Ajuste la fecha (día, mes, año) y la hora (horas, minutos).</p> <p>11. Confirme cada ajuste con el botón de confirmación.</p>

8.5 Calibración

AVISO



Recomendamos calibrar el equipo anualmente para garantizar una regulación correcta.


8.5.1 Calibración de la temperatura

Los equipos se calibran y ajustan en fábrica en lo que respecta a la temperatura. Si fuera necesario un reajuste, por ejemplo, debido a la influencia del material de carga, el equipo puede ajustarse de forma específica para el cliente mediante tres temperaturas de referencia de selección propia:

- Cal1 Ajuste de la temperatura a baja temperatura
- Cal2 Ajuste de la temperatura a temperatura media
- Cal3 Ajuste de la temperatura a alta temperatura



Para calibrar la temperatura se necesita un medidor de referencia calibrado.

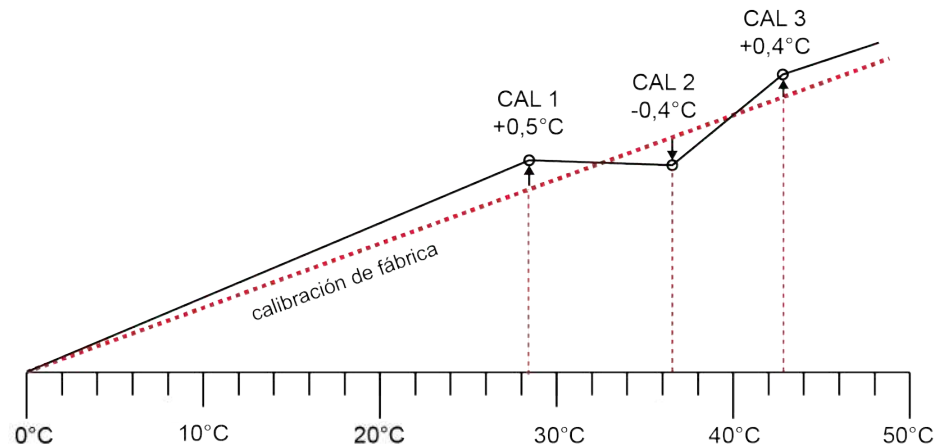


Ejemplo: se necesita corregir la desviación de la temperatura



1. Pulse el botón de activación situado a la derecha de la indicación **KALIB.**

⇒ La indicación se amplía y el ajuste de temperatura se marca automáticamente.

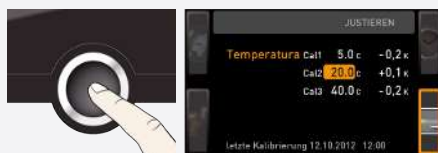

2. Pulse repetidamente el botón de confirmación hasta que se marque la temperatura de referencia Cal2.



3. Ajuste la temperatura de referencia Cal2 a la temperatura especificada mediante el botón giratorio.



4. Guarde el ajuste pulsando el botón de confirmación.

⇒ El valor de corrección de ajuste correspondiente se marca automáticamente.



5. Ajuste el valor de corrección de ajuste a 0,0 K.

6. Guarde el ajuste pulsando el botón de confirmación.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Coloque el sensor de un medidor de referencia calibrado en el centro del interior del equipo. 8. Cierre la puerta. 9. En modo manual, ajuste la temperatura de consigna. 												
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Espere hasta que el equipo haya alcanzado la temperatura de consigna y la muestra. <ul style="list-style-type: none"> ■ El medidor de referencia muestra la desviación correspondiente. 												
<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>Temperatura</td> <td>Cal1</td> <td>5.0c</td> <td>-0.2K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cal2</td> <td>30.0c</td> <td>0.6K</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cal3</td> <td>40.0c</td> <td>-0.2K</td> </tr> </table> <p style="font-size: x-small;">letzte Kalibrierung 12.10.2012 12:00</p>	Temperatura	Cal1	5.0c	-0.2K		Cal2	30.0c	0.6K		Cal3	40.0c	-0.2K	<ol style="list-style-type: none"> 11. Ajuste el valor de corrección de ajuste para Cal2 en SETUP a la temperatura de desviación (valor real medido menos valor de consigna). 12. Guarde el ajuste pulsando el botón de confirmación.
Temperatura	Cal1	5.0c	-0.2K										
	Cal2	30.0c	0.6K										
	Cal3	40.0c	-0.2K										
	<ol style="list-style-type: none"> 13. Haga coincidir el valor de temperatura medido del medidor de referencia con el valor de salida de temperatura del equipo. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ La temperatura medida por el medidor de referencia debe ser ahora también la temperatura de consigna tras el proceso de ajuste. 												

Cal1 se puede utilizar para ajustar otra temperatura de referencia por debajo de Cal2 del mismo modo, y Cal3 para ajustar una por encima. La distancia mínima entre valores Cal es 10 K.

	<p>Si todos los valores de corrección de ajuste se ponen a 0,0 K, se restablece el ajuste de fábrica.</p>
--	---

9. Conservación y mantenimiento

⚠ PELIGRO



Peligro de asfixia en el interior del equipo

Puede quedar atrapado accidentalmente en equipo si este supera un determinado tamaño, poniendo en peligro su vida.

- No entre en el equipo.
- No realice los trabajos de limpieza solo en el interior del equipo.

⚠ PELIGRO



Partes sometidas a tensión

Al retirar las cubiertas, quedan al descubierto partes sometidas a tensión que pueden provocar una descarga eléctrica si se tocan. Puede sufrir graves daños en su salud o incluso la muerte a causa de una descarga eléctrica.

- Los trabajos de instalación eléctrica sólo pueden ser realizados por personas competentes.
- Desconecte la alimentación del equipo antes de empezar a trabajar.
- Asegúrese de que todo el equipo está libre de tensión.
- Asegure el equipo para evitar la reconexión.

⚠ ATENCIÓN



Peligro de cortes por bordes afilados

El contacto con los bordes afilados del equipo puede provocar cortes.

- Lleve puestos guantes de protección durante todo el trabajo.
- Tenga precaución al manipular componentes de chapa.

9.1 Limpieza

Interior y superficies metálicas

La limpieza regular del interior, de fácil mantenimiento, evita los residuos que pueden deteriorar el aspecto y la funcionalidad del interior de acero inoxidable si no se eliminan.

Las superficies metálicas del equipo pueden limpiarse con productos de limpieza para acero inoxidable disponibles en el mercado. Asegúrese de que ningún objeto oxidado entre en contacto con el interior o la carcasa de acero inoxidable. Los depósitos de óxido provocan la infección del acero inoxidable. Si aparecen manchas de óxido en la superficie del interior debido a la suciedad, las zonas afectadas deben limpiarse y pulirse inmediatamente.

Piezas de plástico

No limpie las piezas de plástico del equipo con productos de limpieza abrasivos o a base de disolventes.

Superficies de cristal

Las superficies de cristal pueden limpiarse con un limpiacristales disponible en el mercado.

Módulos de refrigeración Peltier

Para garantizar un funcionamiento correcto y una larga vida útil de los módulos de refrigeración Peltier, es imprescindible eliminar los depósitos de polvo del disipador de calor de la parte posterior del equipo (con una aspiradora, un pincel o un cepillo para botellas, dependiendo de la cantidad de polvo).

9.2 Descontaminación

⚠ ATENCIÓN**Irritación de la piel y los ojos**

El contacto de los productos descontaminantes con la piel y los ojos puede causar irritación de las manos y los ojos o reacciones alérgicas y quemaduras químicas.

- Durante la descontaminación, lleve puestos guantes resistentes a los productos químicos.
- Para una correcta aplicación, siga las instrucciones de uso que figuran en el envase del producto descontaminante.



Los equipos Memmert pueden contaminarse por la carga de sustancias infecciosas o por influencias ambientales en el lugar de instalación. Todas las partes del equipo afectado deben descontaminarse tanto antes del envío a nuestro servicio técnico como antes de la eliminación del equipo.



Para la descontaminación, recomendamos productos descontaminantes a base de alcohol disponibles en el mercado, es decir, a base de isopropanol y/o etanol (concentraciones totales de alcoholes inferiores o iguales al 70 %).

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de productos descontaminantes para descontaminar los equipos Memmert, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Tras la limpieza y descontaminación, ventile el equipo en el lugar de instalación y deje que se seque completamente.

9.3 Conservación regular

Engrasar anualmente las piezas móviles de las puertas (bisagras y cierre) con grasa de silicona fina y comprobar que los tornillos de las bisagras estén firmemente asentados.

Recomendamos calibrar el equipo anualmente (véase ▶8.5 Calibración) para garantizar una regulación correcta.

Ver también

📄 Calibración [▶ 39]

9.4 Mantenimiento y servicio técnico

Los trabajos de mantenimiento y servicio técnico solo pueden ser realizados por personal especializado de Memmert y proveedores de servicios cualificados.

AVISO

Las medidas necesarias para los trabajos de mantenimiento y servicio técnico se describen en un manual de servicio por separado.


10. Almacenamiento, transporte y eliminación

10.1 Almacenamiento y transporte

El equipo solo puede almacenarse y transportarse en las siguientes condiciones:

- Seco y en un lugar cerrado y sin polvo
- Desconectado de la red eléctrica


10.2 Eliminación

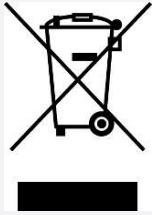

Este producto está sujeto a la directiva 2012/19/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de la UE. Este equipo se ha comercializado después del 13 de agosto de 2005 en países que ya han incluido esta directiva en su legislación nacional. No se permite la eliminación junto con la basura doméstica normal. Para su eliminación, póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante. Quedan excluidos de la devolución los equipos infectados, infecciosos o contaminados con sustancias peligrosas para la salud. Tenga en cuenta también el resto de la normativa en este contexto.

Si va a eliminar el equipo, inutilice el cierre de la puerta para que, por ejemplo, no puedan quedar atrapados en el equipo niños que jueguen con el mismo.

El ControlCOCKPIT del equipo contiene una batería de litio. Retírela y deséchela de acuerdo con la normativa específica de cada país.

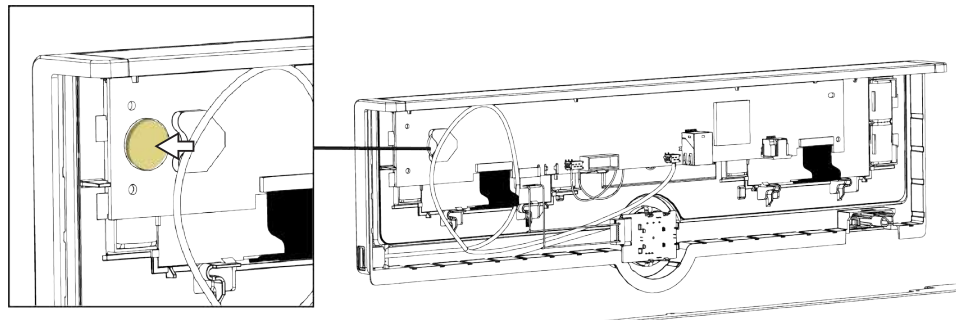

Indicación para Alemania:

- No deseche el equipo en puntos de recogida públicos o municipales.

Incubador refrigerado por Peltier IPPeco
SingleDISPLAY

Instrucciones de manejo
D49035 Stand 02/2024
Español

